



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Telefon: +49-[0]7433-9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji statyw

KERN FEJ-A05

Wersja 1.0

2022-07

PL



TFEJ-A05-A-IA-pl-2210



KERN FEJ-A05

Wersja 1.0 2022-07

Instrukcja instalacji statywu

1 Dane techniczne

KERN	FEJ-A05
Wysokość statywu	70 cm


2 Zakres dostawy



W zakresie dostawy statywu nie są zawarte 3 śruby i podkładki terminalu (patrz rozdz. 3, nr [3]). Są one dostarczane wraz z wagą.

- Statyw
- Osłona pokręteł
- Uchwyt kablowy
- 6 śrub z podkładkami (do statywu)
- 1 śruba z podkładką (do uchwytu kablowego)

3 Przegląd

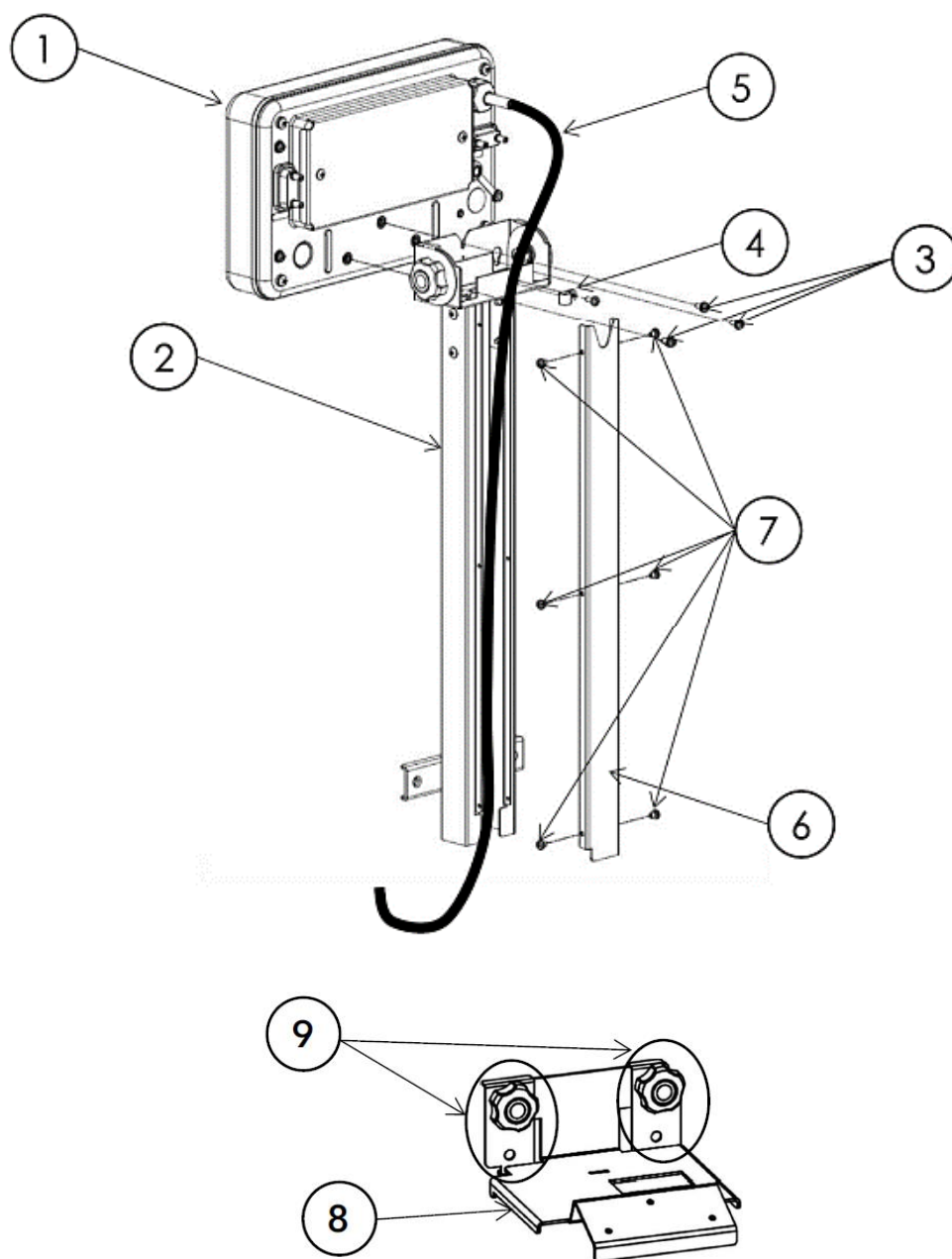


[Nr]	Nazwa	[Nr]	Nazwa
1	Terminal	6	Pokrywa statywu
2	Statyw	7	Śruby z podkładkami
3	Śruby z podkładkami	8	Uchwyt ścienny
4	Uchwyt kablowy ze śrubą i podkładką	9	Pokrętła (uchwyty ściennego)
5	Kabel wagi		

4 Montaż



Opisany sposób montażu odnosi się do wagi i statywu w stanie dostawy. Jeżeli na wadze jest już zamontowany terminal, należy do ponownie zdjąć.

1. Zdjąć płytkę wagi z wagi.

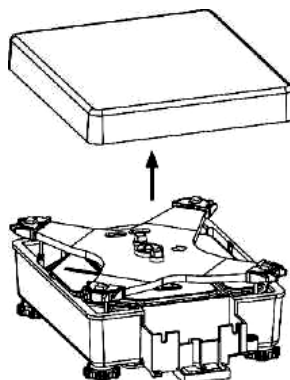

2. Odkręcić 3 śruby [3] z tyłu terminalu [1].
3. Odkręcić 6 śrub [7] pokrywy statywu [6] i poprowadzić kabel wagi [5] przez statyw [2].
4. Poprowadzić kabel wagi [5] przez uchwyt kablowy [4] i używając śruby, zamontować uchwyt kablowy [2] z tyłu statywu.


Dopilnować, aby kabel wagi pomiędzy uchwytem kablowym a terminalem nie był naprężony lecz wystarczająco luźny, co umożliwi późniejszą regulację kąta ustawienia wyświetlacza terminalu.

5. Używając śrub [7], ponownie zamocować pokrywę statywu [6] na statywie [2].
6. Umieścić terminal [1] na statywie [2] i zamocować 3 śrubami [3].


Wskazówka:

- ⇒ Jeszcze przed umieszczeniem terminalu na statywie lekko wkręcić w terminal najwyżej położoną śrubę wraz z podkładką.
- ⇒ Położyć statyw górnym wycięciem (A) na śrubie terminalu.
- ⇒ Wsunąć statyw na terminal w taki sposób, aby otwory terminalu dokładnie pokrywały się z miejscami na statywie oznaczonymi literą C.
- ⇒ Wkręcić pozostałe śruby z podkładkami i dokręcić wszystkie 3 śruby.


Dopilnować, aby podkładki nie weszły w wycięcia (A, B) statywu.

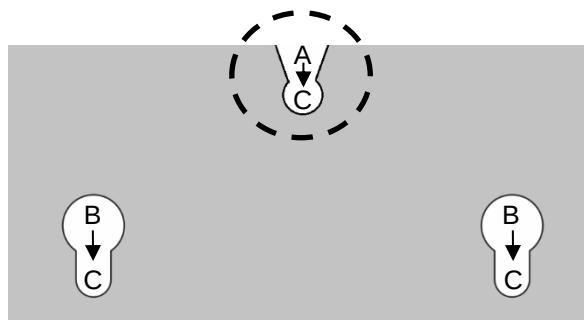


7. Wsunąć statyw [2] na zasobnik kabla i upewnić się, że płytki stykowa statywu dotyka wewnętrznej strony zasobnika kabla.

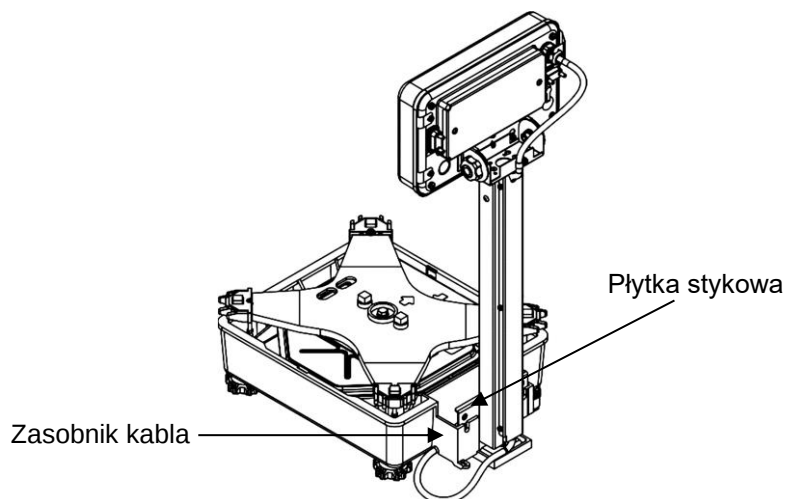

8. Przeciągnąć kabel wagi [5] przez dolne wycięcie statywu [2].

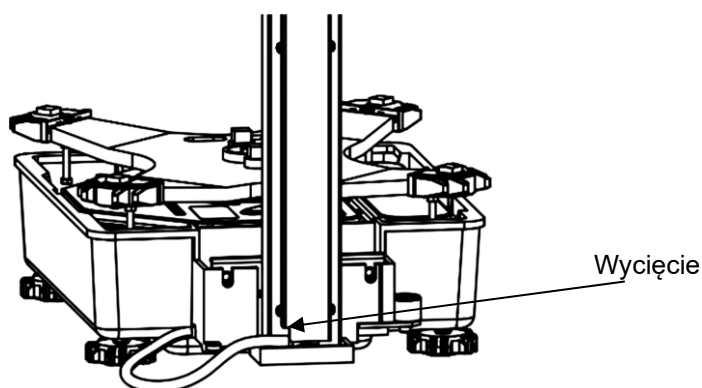


9. Zdjąć pokrętła [9] i płytki mocujące z uchwyty ściennego [8].

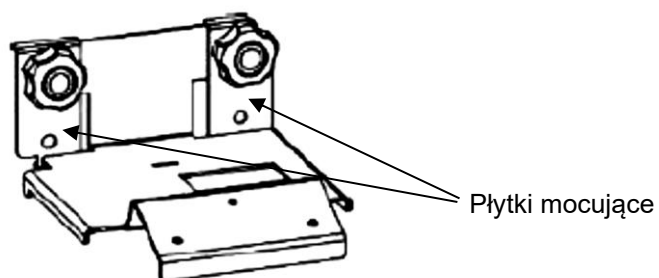

10. Zawiesić płytki mocujące na zasobniku kabla i nieco mocniej dokręcić ręcznie, używając pokręteł [9].


Zwrócić przy tym uwagę na ustawienie wycięć w płytkach mocujących.

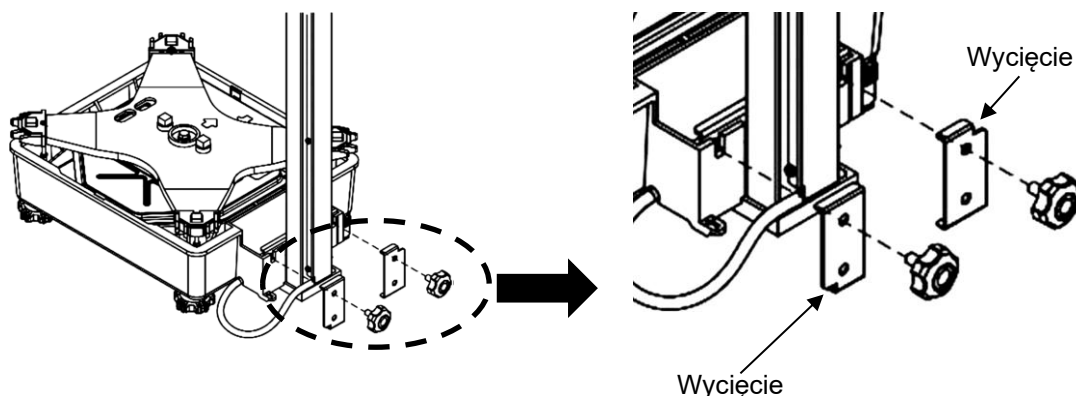


11. Luźno zwinąć nadmiar kabla wagi [5] i włożyć do zasobnika kabla w wadze.

Aby uniknąć uszkodzeń, dopilnować, aby kabel wagi nie był naprężony ani załamany.

12. Założyć od góry osłonę na zasobnik kabla, odginając przy tym boki lekko na zewnątrz.

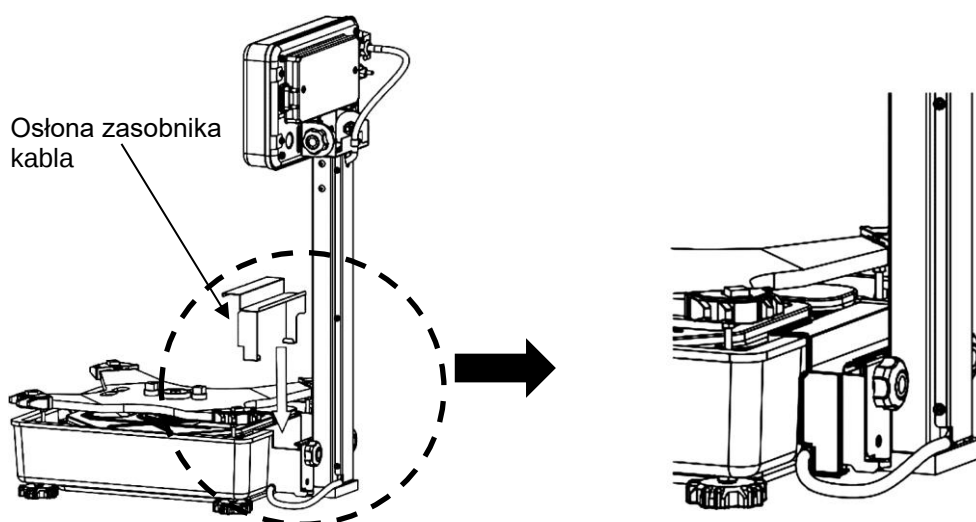

13. Osadzić, zakładając od góry, osłonę pokręteł nad dwoma pokrętłami uchwyty ściennego. Blokadę zapewnia wycięcie w uchwycie ściennym.

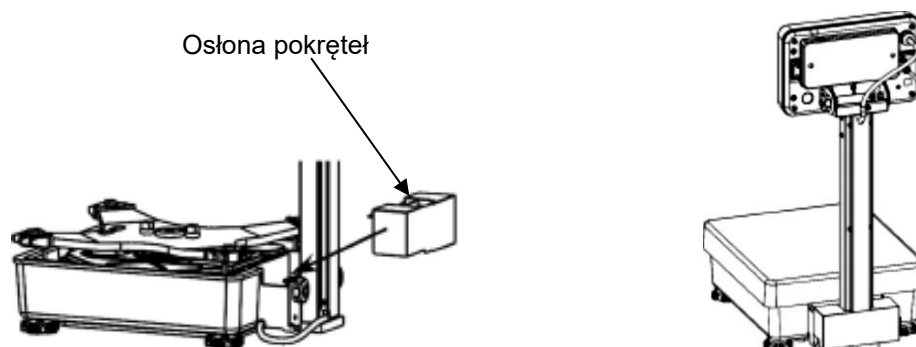

14. Ponownie założyć płytkę wagi na wagę.

15. Wyregulować kąt ustawienia wyświetlacza, przekręcając go w górę lub w dół.

Przykładowy rysunek zamontowanego statywu:



Podczas transportu wagi nigdy nie trzymać za statyw lecz wyłącznie za platformę wagi (stałą część modułu wagowego).