

D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per uso di kit per calibrazione di temperatura

KERN DAB-A01

Versione 1.0 07/2015





KERN DAB-A01

Versione 1.0 07/2015

Istruzioni per uso

Kit per calibrazione di temperatura

Registrazione/messa a punto di temperatura del modulo riscaldante

1. Registrazione (calibrazione) di temperatura

Si consiglia di verificare ogni tanto il valore di temperatura dello strumento attraverso un kit opzionale per la registrazione di temperatura **KERN DAB-A01**.

Prima bisogna lasciare il dispositivo raffreddarsi per un minimo di 3 ore decorrenti dall'ultima fase di riscaldamento.


Preparazione:

- ⇒ Spegnere la termobilancia.
- ⇒ Installare il kit per la registrazione di temperatura come da figura.



⇒ Accendere la termobilancia.


Impostazione dei parametri di prova:

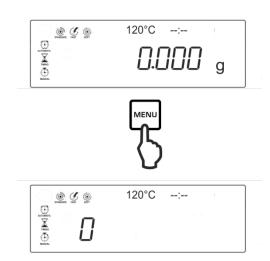

- □ Dopo la pressione del pulsante sarà visualizzato il primo indice <0>.
- Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l'indice <1> e confermarlo, premendo il pulsante postato lampeggia.




Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il profilo di riscaldamento <SOFT> e confermarlo, premendo il pulsante enternatione.

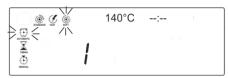


Il profilo di riscaldamento e il criterio di spegnimento attualmente impostati lampeggiano.


Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il criterio di spegnimento <MANUAL>.

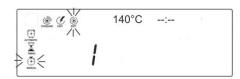


⇒ Confermarlo, premendo il pulsante mente impostata lampeggia.

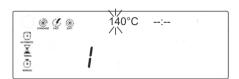

Attraverso i pulsanti di navigazione () inserire il valore di temperatura di prova. Selezionare il valore per il primo o due primi posti e confermarli, premendo il pulsante ...

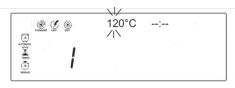

Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il valore per l'ultimo posto.

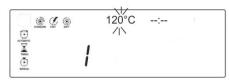

⇒ Confermare i dati inseriti, premendo il pulsante

Avviamento di registrazione di temperatura:

- ⇒ Accendere il kit per la registrazione di temperatura.
- Chiudere il coperchio riscaldante e premere il pulsante strapportata. Lo strumento sarà automaticamente riscaldato fino alla temperatura impostata. Sull'indice appariranno: temperatura attuale e il tempo che decorre.
- Finire il processo allo scorrere di circa15 minuti, premendo il pulsante ragonare il valore di temperatura indicato dalla termobilancia con il valore dimostrato dal kit per la registrazione di temperatura. Riscontrando un differenza di ±5°C si consiglia di effettuare la registrazione di temperatura, vedi il capitolo sequente.

2. Messa a punto (regolazione) di temperatura

Se durante la registrazione di temperatura si è verificato un superamento in su/in giù di scostamento ammesso, è possibile effettuare la regolazione di temperatura dello strumento in maniera descritta sotto.

- 1. Spegnere lo strumento.
- 2. Premere il pulsante on liberario velocemente e nel contempo premere i pulsanti on contempo



Apparirà l'indicazione "8.1x". Se così non è, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione e ricominciare il procedimento dal passo secondo.

- 3. Regolare la temperatura attraverso i pulsanti di navigazione pressione del pulsante comporta l'incremento o il decremento di temperatura di 1°C.
- 4. Confermare i dati inseriti, premendo il pulsante