

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Manual de Instalació Acumulador

KERN WTB-A01N

Versión 1.0 11/2012 E

WTB-N-BA-s-1210



KERN WTB-A01N

Versión 1.0 11/2012

Manual de Instalació Acumulador

La batería se debe cargar mediante el adaptador de red entregado.

El tiempo de explotación con luz de fondo es de 30 horas, sin luz de fondo - 50 h. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 12 h.

Instalación de la batería:




- ⇒ Eliminar cualquier rastro de humedad, si existe.
- ⇒ Girar ambos cierres (1) 90° hacia la izquierda.

2

WTB-A01N-IA-s-1210



 Quitar la tapa del compartimiento de la batería y sacar los accesorios de la espuma.

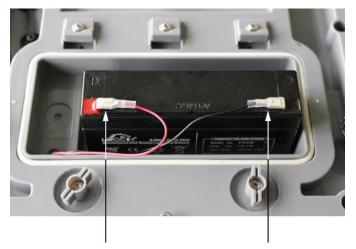

⇒ Conectar la batería.



¡Respetar los colores! rojo con rojo – negro con negro



⇒ Colocar la batería de modo que no se mueva (bloquearla con el bloque de espuma).



Evitar aplastar el cable.

3 WTB-A01N-IA-s-1210



- ⇒ Cerrar la tapa del compartimiento de la batería.
- ⇒ Girar ambos cierres (1) 90° hacia la derecha.

La aparición del triángulo ▼ por encima del icono de carga 🗐 significa que la batería dejará de ser operativa en un breve espacio de tiempo. Enchufar a la alimentación de red para cargar la batería.



Para evitar cualquier daño a la balanza no presionar con fuerza sobre ella, sobre todo cuando se encuentre en posición invertida.