



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Telefono +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Sito web: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Istruzioni di montaggio

## Porta batterie

### KERN PWS-A01


Versione 1.0

2022-09

I



TPWS-A01-A-IA-i-2210

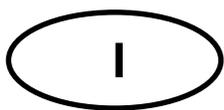

# KERN PWS-A01

Versione 1.0 2022-09


## Istruzioni di montaggio Porta batterie

### 1 Volume di fornitura

- Porta pile
- Istruzioni di montaggio


### 2 Montaggio

1. Svitare le due viti sul retro della bilancia e rimuovere il coperchio.

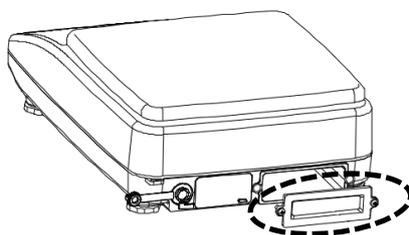


2. Inserire le pile/batterie nel porta batterie: 1,5 V, tipo AAA, 4 pz.

**Prestare attenzione alla polarità durante l'inserimento.**

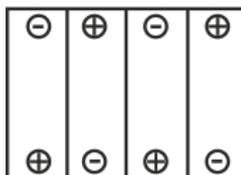

3. Inserire il porta batterie nel foro e avvitare con le manopole.

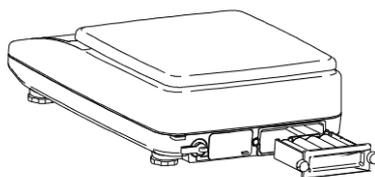

Si prega di notare che le batterie non possono essere caricate dalla bilancia.

### 3 Indicatore di livello della carica

Simbolo	Descrizione
	Stato di carica: normale
	Stato di carica: basso
	Stato di carica: scarico (simbolo lampeggiante)