

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tél.: +49-[0]7433- 9933-0 Télécopie: +49-[0]7433-9933-

149

Internet: www.kern-sohn.com

Notice de montage Statif

KERN PCD-A03

Version 1.0 08/2011 F





KERN PCD-A03

Version 1.0 08/2011

Notice de montage Statif

Contenu de la livraison:



Qté.	Composants
1	Statif
4	Visserie
1	Guidage du câble

Caractéristiques techniques :

Statif hauteur	25 cm
Dimensions	195 x 195 x 250 mm

2 PCD-A03-IA-f-1110

Montage:

Il y a plusieurs possibilités d'utiliser le statif PCD-A03:


Variante 1:

Le statif est placé sur un pied à côté de la balance.

Variante 2:

Le statif est monté à la plateforme de la balance

 ⇒ Desserrer 4 vis sur l'arrière de l'afficheur et retirer les couvertures en matière plastique [1]

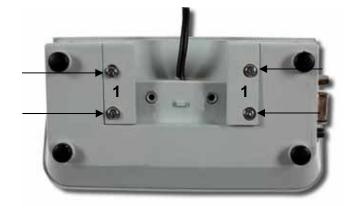


⇒ Brancher l'appareil d'affichage et le statif selon l'illustration

Veiller à ce que le câble soit passé à travers l'ouverture prévue [2].




⇒ Serrer les 4 vis

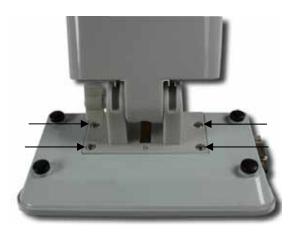

PCD-A03-IA-f-1110 3

Variante 1:

⇒ Fixer le câble au côté du statif à travers le guidage de câble et fixer le guidage de câble avec 4 vis

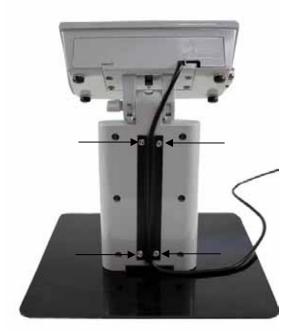



4 PCD-A03-IA-f-1110

Variante 2:

⇒ Dévisser deux vis au côté inférieure du pied d'ajustage




⇒ Reployer le statif et le support de la plateforme



PCD-A03-IA-f-1110 5

⇒ Fixer à l'aide des vis

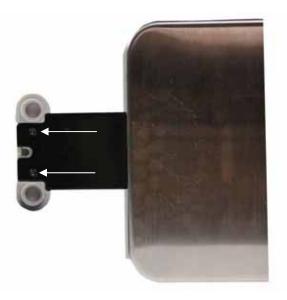

⇒ Fixer le câble au côté du statif à travers le guidage de câble et fixer le guidage de câble avec 4 vis



6 PCD-A03-IA-f-1110



PCD-A03-IA-f-1110 7