

## KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

# Istruzioni d'installazione dello stativo

# **KERN PCD-A03**

Versione 1.0 08/2011





## **KERN PCD-A03**

Versione 1.0 08/2011

## Istruzioni d'installazione dello stativo

## Contenuto della fornitura:



Nr pz.	Elementi di costruzione
1	Stativo
4	Viti
1	Guida del cavo

## Dati tecnici:

Altezza stativo	25 cm
Dimensioni	195 x 195 x 250 mm

2 PCD-A03-IA-i-1110

#### Montaggio

Ci sono più possibilità di uso dello stativo PCD-A03:


#### Variante 1:

Stativo appoggiato su un piede accanto alla bilancia.

#### Variante 2:

Stativo montato presso la piattaforma della bilancia.

⇒ Svitare le 4 viti a retro del display e rimuovere le protezione in plastica [1].

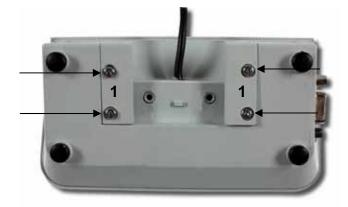


⇔ Collegare il dispay con lo stativo inserendo uno nell'altro come evidenziato al disegno.

Far passare il cavo attraverso il suo foro [2].



⇒ Avvitare le 4 viti..

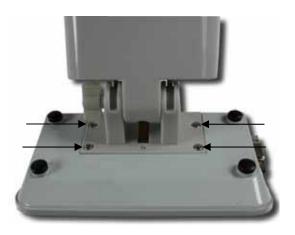

PCD-A03-IA-i-1110 3

#### Variante 1:

Mettere il cavo al retro dello stativo nella sua canalina e avvitarla con le 4 viti.





4 PCD-A03-IA-i-1110

#### Variante 2:

⇒ Svitare le 2 viti in basso del piedino.



⇒ Collegare lo stativo e il portapiattaforma, inserendo l'uno nell'altra.



PCD-A03-IA-i-1110 5

⇒ Fissare con le viti.



⇒ Mettere il cavo dietro lo stativo nella canalina del cavo e fissarla con le 4 viti.



6 PCD-A03-IA-i-1110



PCD-A03-IA-i-1110 7