

D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Betriebsanleitung Temperatur-Kalibrierset

KERN DLB_A01N

Version 1.1 2020-12 D



DLB A01N-BA-d-2011



KERN DLB_A01N

Version 1.1 2020-12

Betriebsanleitung Temperatur-Kalibrierset

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	3
2	TDLG 160-3 A	4
2.1	Temperaturwert kalibrieren	. 4
2.2	Temperatur justieren	. 5
3	DLB 160-3A	7
3.1	Temperaturwert kalibrieren	. 8
3.2	Temperaturwert justieren	. 9

1 Vorbereitung

Wir empfehlen den Temperaturwert der Geräte gelegentlich mit dem optionalen Temperatur-Kalibrierset DLB-A01N zu prüfen. Zuvor sollte sich das Gerät mindestens 30 Minuten nach der letzten Heizphase abgekühlt haben.

⇒ Temperatur-Kalibrierset lt. Abb. installieren.







- ⇒ Feuchtebestimmer einschalten.
- ⇒ Heizhaube schließen.




Weitere Information zur Bedienung des Feuchtebestimmers entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung, welche dem jeweiligen Modell beiliegt.

2 TDLG 160-3-A


2.1 Temperaturwert kalibrieren

Bei der Temperaturkalibrierung findet nur eine Überprüfung statt, d.h. es werden keine Werte verändert.

1. In der Startanzeige die F1-Taste drücken, das Hauptmenü wird angezeigt.

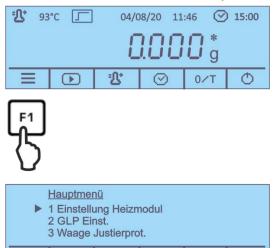


2. Mit den Menüpunkt <6 Temperatur Test> wählen.

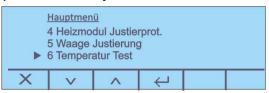


 \leftarrow

3. Mit bestätigen.

Den Hinweis zur Benutzung des Temperaturkalibriersets DLB-A01N mit bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt

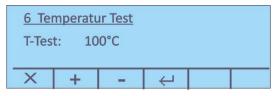

4. Mit die gewünschte Prüftemperatur wählen und mit destätigen. Das Gerät heizt auf die eingestellte Temperatur auf.

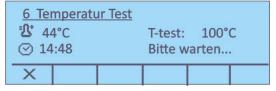


- Nach 15 Minuten ist der Test beendet, eine akustisches Signal ertönt. Die Prüftemperatur mit der angezeigten Temperatur des DLB-A01N vergleichen.
 Stimmen die beiden Werten nicht überein, empfehlen wir eine Temperaturjustierung, s. Kap. 2.2
- 6. Mit 🔀 kann die Kalibrierung abgebrochen werden.

2.2 Temperatur justieren

Wird bei der Temperaturkalibrierung die zulässige Abweichung über-/unterschritten kann die Temperatur wie nachfolgend beschrieben justiert werden.

1. In der Startanzeige die F1-Taste drücken, das Hauptmenü wird angezeigt.

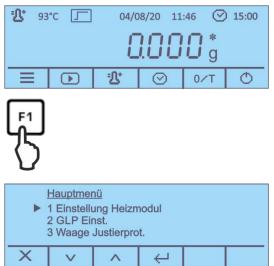


2. Mit den Menüpunkt <7 Heizmodul Justierung > wählen und mit bestätigen.



 Die Abfragen <Bist du sicher> und den nachfolgenden Hinweis zur Benutzung des Temperaturkalibriersets DLB-A01N mit bestätigen. Die aktuellen Einstellungen der beiden Temperaturpunkte T-lo / T-hi werden angezeigt.



- 4. Mit + gewünschte Prüftemperatur wählen und mit zwischen <T-lo> und <T-hi> wählen. Mit bestätigen.
- 5. . D drücken, die erste Aufheizphase wird gestartet.

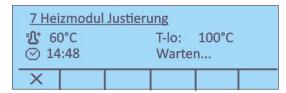

6. Nach 15 Min ist die Temperaturkalibrierung des 1. Punktes beendet. Den angezeigten Temperaturwert am DLB-A01N mit dem des Feuchtebestimmers vergleichen. Stimmen die beiden Werten nicht überein, Termperaturwert am Temperaturkalibrierset ablesen und mit



7. Mit bestätigen, die zweite Aufheizphase wird gestartet.



8. Nach 15 Min ist die Temperaturkalibrierung des 2. Punktes beendet. Den angezeigten Temperaturwert am DLB-A01N mit dem des Feuchtebestimmers vergleichen.



Stimmen die beiden Werten nicht überein, Termperaturwert am Temperaturkalibrierset ablesen und mit + eingeben.

Eingabe mit bestätigen.



- 9. Bei Anschluss eines optionalen Druckers kann ein Justierprotokoll ausgegeben werden.
- 10. Mit zurück ins Menü / Startanzeige.


3 DLB 160-3A

Servicefunktion aufrufen:


⇒ Im Wägemodus **MENU** -Taste drücken und gedrückt halten bis das akustische Signal verstummt. Taste loslassen, der Menüpunkt "units" wird angezeigt.

⇒ **MENU** -Taste wiederholt drücken bis "Service" angezeigt wird.

Temperatur kalibrieren, s. Kap. 3.1

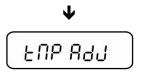

Temperatur justieren, s. Kap. 3.2

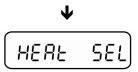

Einstellungen Lampe

3.1 Temperaturwert kalibrieren

Bei der Temperaturkalibrierung findet nur eine Überprüfung statt, d.h. es werden keine Werte verändert.

⇒ Servicefunktion "Tmp test" aufrufen, s. Kap. 3

- ➡ Mit PRINT-Taste bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Mit den Navigationstasten
 ➡ ↑ Temperatur auswählen, bei der die Überprüfung statt finden soll, wählbar 35- 160°C, z. B. 120°C.
- ⇒ Mit PRINT-Taste bestätigen, das Gerät heizt auf die eingestellte Temperatur auf.

- ⇒ Nach ca. 15 Minuten die Prüftemperatur mit der angezeigten Temperatur des DLB-A01N vergleichen. Stimmen die beiden Werten nicht überein, empfehlen wir eine Temperaturjustierung, s. Kap. 3.2
- ⇒ Mit der **ON/OFF**-Taste wird die Kalibirung beendet.
- ⇒ Mit **ON/OFF**-Taste zurück in den Wägemodus.

3.2 Temperaturwert justieren

Die Temperatur wird an zwei wählbaren Punkten gemessen und kann an diesen korrigiert werden.

⇒ Servicefunktion "Tmp Adj" aufrufen, s. Kap. 3

➡ Mit PRINT-Taste bestätigen. Die aktuelle Einstellung für den ersten Temperaturpunkt wird angezeigt. Entweder auf Werkseinstellung 80°C lassen oder mit den Navigationstasten ♣ ↑ gewünschte Temperatur auswählen (wählbar 50-130°C).

Die aktuelle Einstellung für den zweiten Temperaturpunkt wird angezeigt. Entweder auf Werkseinstellung 150°C lassen oder mit den Navigationstasten

↑ gewünschte Temperatur auswählen. Der zweite Temperaturpunkt muss mindestens 30°C über dem ersten liegen, max. 160°C.

⇒ Mit **PRINT**-Taste bestätigen, die zweite Aufheizphase wird gestartet. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.

➡ Mit PRINT-Taste bestätigen. Die Justierung ist beendet, das Gerät kehrt zurück ins Menü. Mit ON/OFF-Taste zurück in den Wägemodus.