

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN SET-40

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch SET-40 **Protect**

EasyTouch Protect – Proteggere i dati aziendali sensibili in modo sicuro ed efficiente

CONTACT



KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

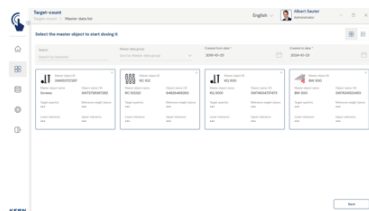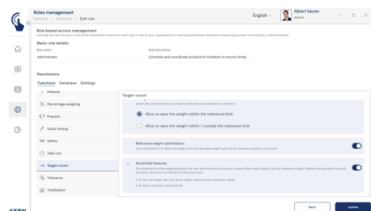

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-40 Protect è compatibile con i seguenti set: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count e SET-31 Tolerance
- Protezione delle ricette sensibili: Questa funzione può essere utilizzata per nascondere tutti i dati critici della ricetta e impedirne l'accesso non autorizzato
- Protezione dei dati di pesatura sensibili: Durante il dosaggio o la pesatura, i valori di pesatura target sono rappresentati in modo neutro da “***”, in modo che sia visibile solo il risultato grafico basato sul valore target e sui valori di tolleranza inferiore e superiore
- Protezione dei nomi degli oggetti sensibili: Il nome di una sostanza o di un oggetto viene mascherato per alcuni gruppi di utenti, in modo che sia visibile al massimo il numero identificativo della sostanza senza i valori del peso target
- Opzioni flessibili di protezione dei dati: A seconda del ruolo dell'utente, è possibile scegliere se visualizzare solo i valori di peso target o anche i nomi dei singoli componenti della ricetta, per esempio
- Immettere la quantità totale di destinazione: Nella schermata iniziale, gli utenti inseriscono la quantità totale del target senza vedere le singole quantità del target o i pesi dei componenti
- Risultati mascherati: Nella schermata dei risultati, anche i pesi target e i pesi effettivamente pesati vengono visualizzati solo in modo mascherato come “***”
- Visualizzazione di quantità limitate nella memoria: In Dynamic Memory non vengono visualizzate le quantità per alcuni gruppi di utenti
- Visualizzazione trasparente per gli amministratori: La visualizzazione in chiaro delle quantità o dei pesi previsti e dei pesi effettivamente rilevati è sempre disponibile per i gruppi di utenti autorizzati, come gli amministratori

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di

tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

- **Save-Cloud:** Svolge la stessa funzione di memoria dati centrale per tutti i sistemi ET collegati, come Save-Data Server. La differenza consiste nel fatto che nel Save-Data Cloud i dati sono salvati in un server KERN, raggiungibile da Internet e non su un server che si trova nella rete locale. Il vantaggio del Save-Data Cloud sta nel fatto che la configurazione si svolge in modo automatico e non è necessario l'intervento di un amministratore di rete, KERN SET-101
- **EasyTouch Quick Key (SET-311):** questa funzione consente di riservare determinati oggetti con dati base per determinati ruoli utente. Gli utenti in questione possono visualizzare gli oggetti selezionati come tasti di accesso rapido sullo schermo

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-40
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761476547
Numero di tariffa doganale	85234910



Option



Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard