

Software EasyTouch
SET-07
Variable

EasyTouch Variable – Freie Variablen

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER

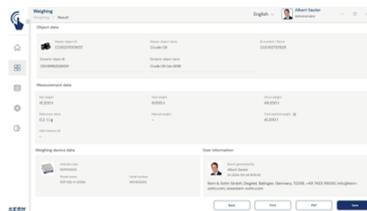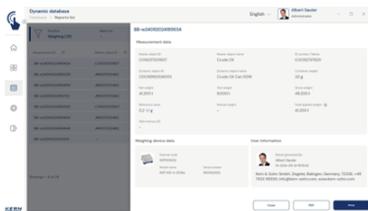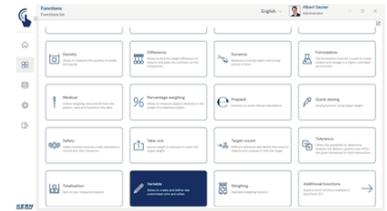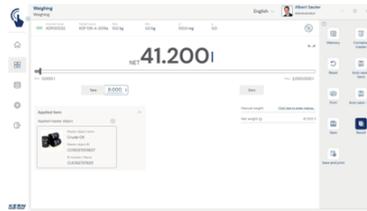

DEUTSCH

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Mit diesem Set können unterschiedliche physikalische Eigenschaften von Wägeobjekten als Maßeinheit definiert, gespeichert und in anderen Programmteilen verwendet werden, die in einem linearen Zusammenhang mit deren Gewicht stehen. Dies vereinfacht z. B. die Darstellung bei der Gewichts- oder Stückzahlbestimmung nach Kabel-, Faden- oder Drahtlänge, Papier-, Fliesen- oder Stofffläche, spezifischem Gewicht von Flüssigkeiten oder auch ganzen Baugruppen wie bestückten Leiterplatten, fertig montierten Artikeln etc.
- Das Wiegeergebnis wird automatisch in die definierte Zieleinheit umgerechnet und ausgegeben wie dargestellt
- Eine neue Umrechnungsformel kann leicht und schnell eingegeben werden. Diese kann sich auf „g“ oder „kg“ beziehen. Zusätzlich kann die Formel mit einem Namen und einer Beschreibung versehen werden. Die Einheit des umgerechneten Ergebnisses kann ebenfalls frei definiert werden
- Einmal hinterlegte Formeln können leicht ausgewählt und angewendet werden
- Einmal angelegte Einheiten, wie z. B. m, l oder qm, können jedem beliebigen Stammdatenobjekt zugeordnet werden. Ebenso individuell kann die Umrechnungsformel vom gewogenen Gewicht auf die neue Einheit je Objekt eingegeben werden. Damit wird das Wiegeergebnis solcher Stammdatenobjekte in der

individuellen Einheit richtig berechnet und ausgegeben, z. B. 100 g = 55 cm Draht

- Einmal angelegte Einheiten, wie z. B. m, l oder qm, können jedem beliebigem Stammdatenobjekt zugeordnet werden. Ebenso individuell kann die Umrechnungsformel vom gewogenen Gewicht auf die neue Einheit je Objekt eingegeben werden. Damit wird das Wiegeergebnis solcher Stammdatenobjekte in der individuellen Einheit richtig berechnet und ausgegeben, z. B. 100 g = 55 cm Draht
- Zentraler Stammdatenspeicher: Im Stammdatenspeicher kann ein möglicher Tara-Wert der typischen Verpackung, Box oder des Containers hinterlegt werden, der dann automatisch vom Wiegeergebnis abgezogen wird
- ID-Sicherung: Die "ID-Sicherung" bietet die Möglichkeit, jedes gewogene und gespeicherte Klassifikationsergebnis mit einer eindeutigen ID-Nummer (Dynamic Object ID) und einem ID-Namen (Dynamic Object Name) zu versehen. Die Speicherung kann halbautomatisch oder vollautomatisch durchgeführt werden und zwar immer dann, wenn die Waage entlastet und anschließend wieder belastet wird. Das bedeutet, dass der Benutzer bei Massenspeicherungen keine Tasten betätigen muss und effizient arbeiten kann
- PC-Druckfunktion und Barcode-Scanfunktion: Durch den Betrieb von KERN EasyTouch in einer Windows®- oder einer Android™-Umgebung kann die volle PC/Tablet-Zubehörinfrastruktur genutzt werden. Insbesondere Standard-Windowsdrucker und PC-Etikettendrucker können umfangreiche Zählergebnisse oder kompakte Klebe-Labels mit dem Zählergebnis nach individueller Festlegung ausdrucken

Optionen

- Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10) zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-07
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch

Produkt-Verwendungsart Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell) 4045761360501

Vorgängermodell SET-07-2021a

Zolltarifnummer 85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Option



SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print