



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tél.: +49-[0]7433-9933-0

Télécopie: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Notice d'installation Interface

## **KERN KFN-A01**

Version 1.1

02/2013

F

KFN-A01-IA-f-1311



## KERN KFN-A01

### Notice d'installation Interface

#### Montage d'interface KFN-A01 au terminal KFN-TM




Retirer les vis au côté arrière du terminal




Retrait du capot




Faire passer le câble d'interface à travers l'ouverture du terminal

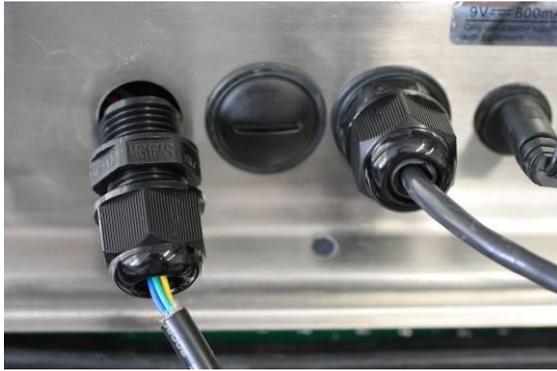

Visser et serrer le câble au terminal

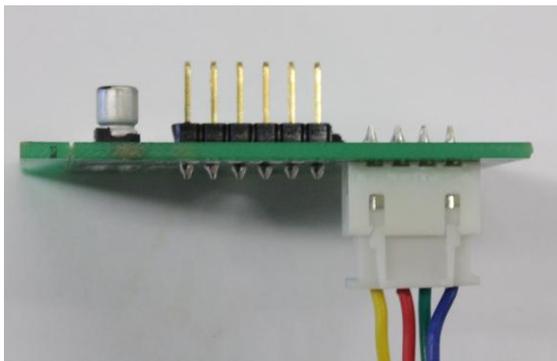



Enficher le câble dans la platine RS-232

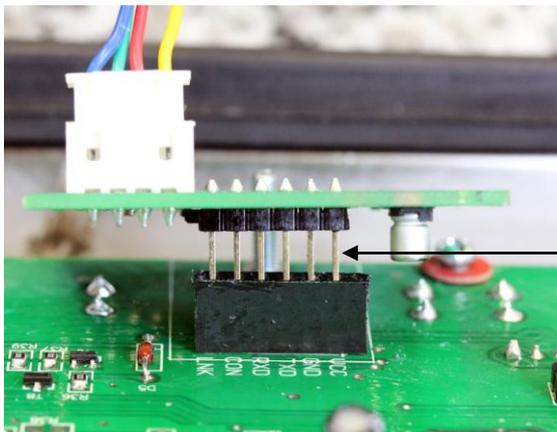


Enficher la platine RS-232 dans la platine principale

Veiller à l'attribution des pins

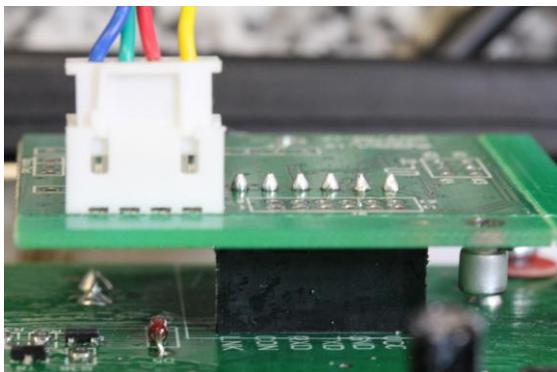

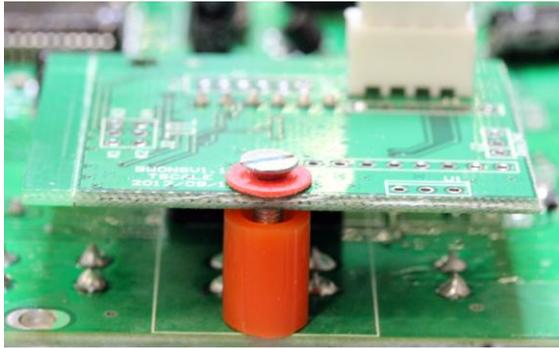

Serrer la vis avec l'espaceur

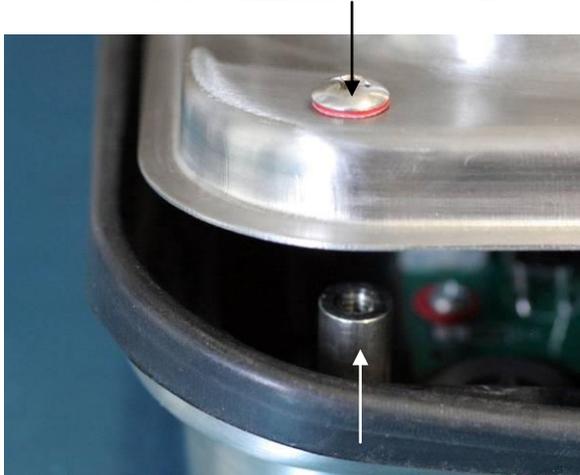

Reserrer les vis sur le côté arrière



Enficher et verrouiller le câble (1,5 m) pour l'imprimeur/PC.