

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Akku

KERN WTB-A01N

Version 1.0 11/2012 D



KERN WTB-A01N

Version 1.0 11/2012 Installationsanleitung Akku

Der Akku wird über das Netzteil der Waage geladen.


Die Betriebsdauer des Akkus beträgt mit Hinterleuchtung 30 h, ohne Hinterleuchtung 50 h. Die Ladedauer bis zur vollständigen Wiederaufladung 12 h.

Akku-Einbau:



- ⇒ Evtl. anhaftende Feuchtigkeit an der Waage entfernen
- ⇒ Beide Hebel (1) um 90° nach links drehen

WTB-A01N-IA-d-1210

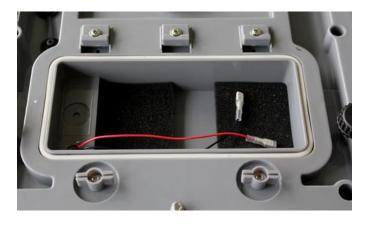



⇒ Akku anschließen



Auf Farben achten:
Rot an Rot!
Schwarz an Schwarz!



Akku so einlegen, dass er nicht verrutschen kann (mit Schaumstoffteilen fixieren)

Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.



- ⇒ Akkufachdeckel schließen
- ⇒ Beide Hebel (1) um 90° nach rechts drehen

Erscheint in der Anzeige das Dreieck ▼ über der Kapazitätsanzeige 🗐, ist die Kapazität des Akkus bald erschöpft. Netzteil anschließen, der Akku wird geladen.



Um Schäden an der Waage zu verhindern, übermäßigen Druck auf die Waage vermeiden, insbesondere da sie auf der Wägeplatte liegt.