



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji

Przycisk nożny

KERN YKF-01

Wersja 1.2

2018-08

PL



YKF-01-IA-pl-1812



KERN YKF-01

Wersja 1.2 2018-08

Instrukcja instalacji Przycisk nożny



Tylko dla KERN PCD i KERN PCB.

1 Montaż

Podłączyć przycisk nożny do urządzenia w sposób pokazany na rysunku.



2 Zakres dostawy

- Przycisk nożny
- Puszka przyłączeniowa
- 1 kabel

3 Eksploatacja

Przycisk nożny służy do przesyłania wartości ważenia do drukarki lub komputera. Alternatywnie umożliwia również tarowanie.

3.1 Tarowanie

- ⇒ Włączyć wagę przyciskiem **ON/OFF**.
- ⇒ W trybie ważenia nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **PRINT**, aż zostanie wyświetlone menu „**Unit**”.
- ⇒ Wielokrotnie nacisnąć przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlony parametr „**FOOT S**”.
- ⇒ Potwierdzić, naciskając przycisk **SET**, zostanie wyświetlone aktualne ustawienie.
- ⇒ Za pomocą przycisku **Mode** wybrać ustawienie „**tAr**” i potwierdzić, naciskając przycisk **SET**.
- ⇒ Nałożyć pojemnik wagi.
- ⇒ Nacisnąć przycisk nożny, na wadze zostanie wyświetlone wskazanie zerowe.

3.2 Drukowanie lub podłączanie do komputera

	Do przesyłania danych wymagany jest odpowiedni przewód interfejsu pasujący do wagi. Podłączany jest on pomiędzy puszką przyłączeniową przycisku nożnego a drukarką lub komputerem.
---	--

- ⇒ Włączyć wagę przyciskiem **ON/OFF**.
- ⇒ W trybie ważenia nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **PRINT**, aż zostanie wyświetlone menu „**Unit**”.
- ⇒ Wielokrotnie nacisnąć przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlony parametr „**Foot S**”.
- ⇒ Potwierdzić, naciskając przycisk **SET**, zostanie wyświetlone aktualne ustawienie.
- ⇒ Za pomocą przycisku **Mode** wybrać ustawienie „**Pr**” i potwierdzić, naciskając przycisk **SET**.
- ⇒ Położyć materiał ważony.
- ⇒ Nacisnąć przycisk nożny, wartość ważenia zostanie wydrukowana.