



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione Accumulatori

KERN FOB_A07-A08

Versione 1.0

12/2010

I

FOB_A07-A08-IA-i-1010



KERN FOB_A07-A08

Versione 1.0 12/2010

Istruzioni per l'installazione Accumulatori

Accumulatore	Piattaforma di carico
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Dati tecnici

Accumulatore	Durata di funzionamento	Tempo di carico
FOB-A07	ca. 24 h	ca. 8 h
FOB-A08	ca. 30 h	ca. 14 h

2 Volume di fornitura

Accumulatore	
FOB-A07	Blocco accumulatori, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Blocco accumulatori, 7.2 V; 2000 mAh

3 Montaggio dell'accumulatore:

- ⇒ Staccare la bilancia dalla rete
- ⇒ Rimozione piatto bilancia

⇒ Sul lato inferiore della bilancia allentare le viti del coperchio del compartimento accumulatore



⇒ Togliere il coperchio del compartimento accumulatore



⇒ Innestare la spina del blocco accumulatore nella presa della bilancia





- ⇒ Introdurre il blocco accumulatore nel compartimento degli accumulatori
- ⇒ Attenzione a non schiacciare i cavi



- ⇒ Riavvitare il coperchio del compartimento accumulatore



- ⇒ Ricollocare il piatto della bilancia

4 Prima messa in esercizio

L'accumulatore viene ricaricato mediante alimentatore della bilancia. L'accumulatore va lasciato collegato per 14 ore prima di iniziare ad impiegare lo strumento. Durata di esercizio dell'accumulatore vedi tabella cap. 1 – Dati tecnici.