



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'installation

Pile rechargeable

KERN FOB_A07-A08

Version 1.0

12/2010

F

FOB_A07-A08-IA-f-1010



KERN FOB_A07-A08

Version 1.0 12/2010

Notice d'installation

Pile rechargeable

Pile rechargeable	Plate-forme
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Caractéristiques techniques

Pile rechargeable	Durée de fonctionnement	Temps de charge
FOB-A07	env. 24 h	env. 8 h
FOB-A08	env. 30 h	env. 14 h

2 Etendue de la livraison

Pile rechargeable	
FOB-A07	Bloc à accus, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Bloc à accus, 7.2 V; 2000 mAh

3 Installation de la pile rechargeable:

- ⇒ Débrancher la balance du secteur
- ⇒ Enlever le plateau de pesée

⇒ Sur le côté inférieur de la balance desserrer les vis du couvercle du compartiment à piles rechargeables



⇒ Enlever le couvercle du compartiment à piles rechargeables



⇒ Enficher le fiche du bloc à accu dans la prise de la balance





- ⇒ Introduire le bloc de piles rechargeables dans le compartiment à piles rechargeables
- ⇒ Veiller à ce que les câbles ne soient pas coincés



- ⇒ Revisser le couvercle du compartiment à piles rechargeables



- ⇒ Monter de nouveau le plateau de la balance

4 Première mise en service

La pile rechargeable se recharge grâce à l'adaptateur livré avec le dispositif. Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée pendant 14 heures. Durée de fonctionnement de la pile rechargeable voir table chap. 1 – Caractéristiques techniques.