


Software EasyTouch

SET-08 Take-Out

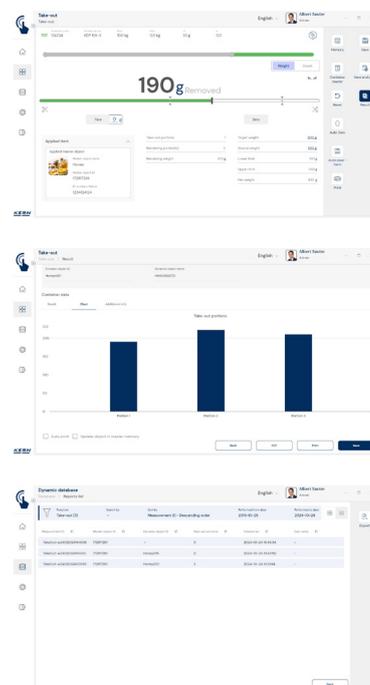

EasyTouch Take-out – La funzione Prelievo consente la pesata negativa da un contenitore di partenza

Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- La funzione Take-out consente il prelievo in modo rapido ed efficiente di porzioni definite da un contenitore di partenza posto sulla bilancia. La bilancia indica all'utente mediante un feedback ottico e acustico, se una porzione sia stata prelevata correttamente o meno. Ogni prelievo corretto viene visualizzato e salvato dal sistema („Pesata negativa“ o „Sottrazione della tara“)
- Con questo strumento di prelievo è possibile prelevare porzioni in modo molto rapido e semplice. Il salvataggio preciso dei dati da parte del sistema consente di avere informazioni immediate sul numero di porzioni prelevate e su quale sia la perdita di quantità per porzione rispetto alla quantità target
- Grafico a barre colorate: Mostra all'utente in modo rapido e chiaro se il risultato di pesata si trovi al di sotto, all'interno o al di sopra dell'intervallo di tolleranza. L'evidenziazione in blu del risultato con "I" indica inoltre all'utente dove si collochi esattamente il valore di pesata all'interno dell'intervallo di tolleranza.
- I pesi target delle porzioni possono essere comodamente inseriti oppure acquisiti come valore di pesata attuale sulla bilancia e confrontati con la tolleranza consentita. Mediante i tasti „Quick-Keys“ da 1 a 4 si possono archiviare gli oggetti da prelevare e richiamarli rapidamente

- Memoria centrale dati base: Gli oggetti da prelevare possono essere registrati nella memoria del sistema con peso della porzione, tolleranza ammessa, numero ID, nome, immagine ecc. Così non è necessario inserire ogni volta questi dati d'accapo, bensì li si può comodamente recuperare dalla memoria. Nella memoria dati base è possibile archiviare anche un possibile valore della tara per l'imballaggio consueto, la scatola o il contenitore, detto valore della tara sarà poi automaticamente detratto dal risultato di pesata (PreTare)
- Protezione con ID: Consente di salvare ogni risultato di pesata pesato e memorizzato con un numero ID (Dynamic Object ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object Name). Il salvataggio può avvenire in modo semiautomatico o completamente automatico e sempre dopo aver scaricato e caricato nuovamente la bilancia. Ciò significa che l'utente non deve premere nessun tasto per il salvataggio delle misure e può lavorare in modo efficiente
- Designazione lotto: Ogni serie di prelievi può essere salvata con nome commessa del cliente, numero della commessa e con il proprio numero di lotto
- Valutazione statistica: Per ogni serie di prelievi il sistema valuta la perdita di materiale nel senso del prelievo mediante il valore target definito e rappresenta detta perdita sia come totale sia come porzione singola
- Take-out in pezzi: Vi è la possibilità di passare in alternanza tra la modalità Take-out per peso e Take.out in pezzi. Nella modalità in pezzi, l'utente può pesare un peso particolare di riferimento, farlo calcolare o inserirlo direttamente. Così i valori del peso saranno convertiti in valori per pezzi

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile
- SET-261 Audio Management: Con quest'opzione si possono archiviare nel sistema file lingua o sonori per determinati risultati. Appena arriva un risultato, il sistema, al posto del file sonoro standard, riproduce il file sonoro impostato in questo caso. Per esempio si possono archiviare specifiche sintesi vocali per officine per non vedenti, come „troppo leggero“, „OK“ o „troppo pesante“, KERN SET-261

Dati tecnici

- La licenza include: Una licenza può funzionare in modo contemporaneo e indipendente su un massimo di quattro terminali (PC, laptop, tablet)
- Utenti: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- Bilance: Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance

DI SERIE



SU RICHIESTA

