

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Manual de instalação Pilha recarregável

KERN WTB-A01N

Versão 1.0 11/2012 P



KERN WTB-A01N

Versão 1.0 11/2012

Manual de instalação Pilha recarregável

A pilha é carregada por meio do transformador fornecido.

Autonomia da pilha com retroiluminação é 30 h, sem retroiluminação 50 h. O tempo de carregamento até o estado da recarga plena é aprox. 12 h.


Montagem da pilha:



- ⇒ Virar ambas alavancas(1) à esquerda por 90°.



⇒ Retirar a tampa do compartimento da pilha e elementos de espuma.

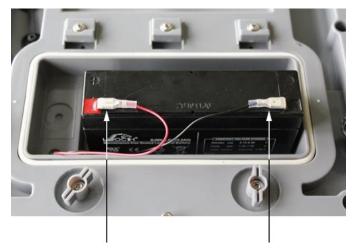

⇒ Conectar a pilha.

Ocores:

Prestar atenção para as

vermelho com vermelho! preto com preto!



⇒ Inserir a pilha de tal maneira que não tenha possibilidade de deslizamento (bloquear com elementos de espuma).



Não amolgar o cabo.



- ⇒ Fechar a tampa do compartimento da pilha.
- ⇒ Virar ambas alavancas (1) à direita por 90°.

A projeção do triângulo ▼ acima do indicador de carregamento ☐ no visor significa que a capacidade da pilha esgotar-se-á logo. Ligar o transformador, a pilha será carregada.



Para não danificar a balança, não se deve pressioná-la excessivamente, especialmente quando está no prato de pesagem.