

Skrátený návod na používanie

Elektronické váhy KERN, s výnimkou žeriavových a závesných váh



Detailné informácie nájdete v návodoch na použitie v iných jazykoch (napr. v anglickom) dostupné online na adrese **www.kern-sohn.com/manuals**.



- Váha je určená na používanie ako „neautomatická váha“.
- Nevystavujte vážiacu plochu pôsobeniu dlhodobej záťaže.
- Nepoužívajte na dynamické váženie.
- Vyhybajte sa úderom a preťaženiu.
- Nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu.
- Nevykonávajte konštrukčné zmeny na váhe.



- Pred zapojením sieťového napájania skontrolujte, či je uvedená hodnota napätia v súlade s miestnym sieťovým napätím.





- Postavte na pevný, podľa možností vodorovný podklad nevystavený nárazom.
- Vyhybajte sa veľkým výkyvom teploty, priememu slnečnému žiareniu, preťaženiu a elektrostatickým výbojom.
- Chráňte pred vysokou vlhkosťou vzduchu, výparmi a prachom.



Skrátený návod na používanie

Elektronické váhy KERN, s výnimkou žeriavových a závesných váh



Zapnutie

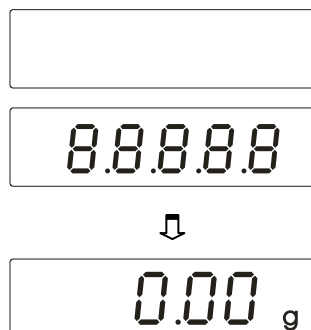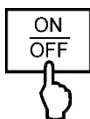

Vypnutie

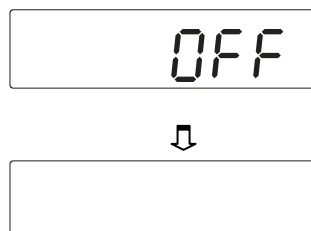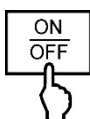

Váženie

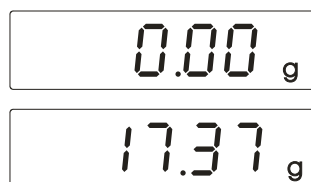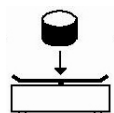

Tarovanie

