



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Telefon: +49-[0]7433-9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

instrukcja instalacji haka do ważenia w zawieszeniu

KERN FEJ-A06

Wersja 1.0

2022-07

PL



TFEJ-A06-A-IA-pl-2210



KERN FEJ-A06

Wersja 1.0 2022-07

instrukcja instalacji haka do ważenia w zawieszeniu



1 Zakres dostawy

1. Hak do ważenia w zawieszeniu	
2. Instrukcja obsługi	

2 Montaż

Przedmioty, których ze względu na ich wielkość lub kształt nie można położyć na szalce wagi można ważyć, korzystając z metody ważenia w zawieszeniu. Należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć wagę.
2. Odwrócić wagę.
3. Wyjąć zaślepkę na spodzie wagi.

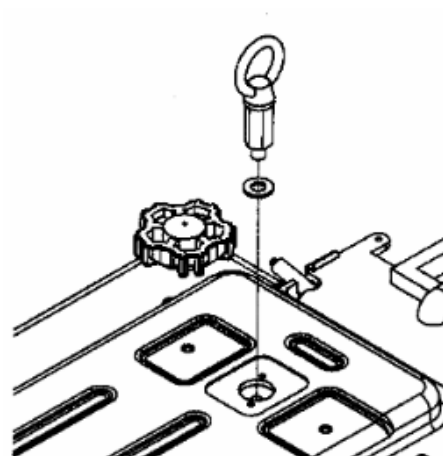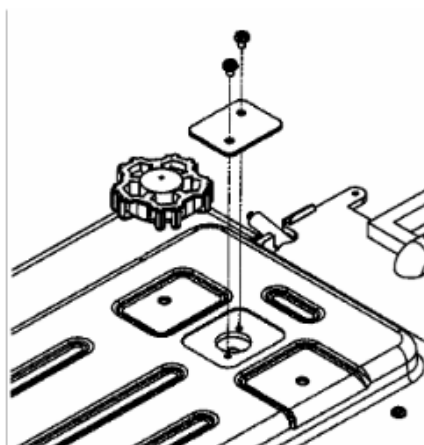

4. Położyć podkładkę nad otworem i ostrożnie całkowicie wkręcić hak do ważenia w zawieszeniu aż do oporu (dokręcać ręcznie → przekręcenie może doprowadzić do uszkodzenia wagi).
5. Ustawić wagę nad otworem.
6. W celu ważenia, zawiesić materiał ważony na haku.

OSTROŻNIE!



- Koniecznie upewnić się, czy hak wykorzystywany do ważenia w zawieszeniu jest wystarczająco stabilny, aby bezpiecznie utrzymać żądany ważony materiał (niebezpieczeństwo zerwania).
- Pod ciężarem nie mogą znajdować się żadne istoty żywe ani przedmioty, które mogłyby odnieść obrażenia lub ulec uszkodzeniu.



Po zakończeniu ważenia w zawieszeniu konieczne należy ponownie zamknąć otwór na spodzie wagi (ochrona przed kurzem).