



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de instalação

Botão de pé

KERN YKF-01

Versão 1.2

2018-08

P



YKF-01-IA-p-1812



KERN YKF-01

Versão 1.2 2018-08

Instrução de instalação Botão de pé



Apenas para KERN PCD e KERN PCB.

1 Montagem

Conectar o botão de pé ao aparelho da maneira mostrada na ilustração.



2 Extensão de fornecimento

- Botão de pé
- Caixa conectora
- 1 cabo

3 Exploração

O botão de pé serve para enviar valores de pesagem à impressora ou ao computador. Alternativamente permite também tarar.

3.1 Tarar

- ⇒ Ligar a balança com o botão **ON/OFF**.
- ⇒ No modo de pesagem pressionar e segurar a tecla **PRINT** até ser projetado o menu „**Unit**”.
- ⇒ Pressionar múltiplas vezes a tecla **MODE**, até que apareça o parâmetro „**FOOt S**”.
- ⇒ Confirmar através da tecla **SET**, o ajuste atual será projetado.
- ⇒ Através da tecla **Mode** escolher o ajuste „**tAr**” e confirmar apertando a tecla **SET**.
- ⇒ Colocar o recipiente de pesagem.
- ⇒ Apertar o botão de pé, a indicação de zero será projetada na balança.

3.2 Impressão ou conexão ao computador



Para enviar dados, é requerido um cabo de interface adequado à balança. Ele é conectado entre a caixa conectora do botão de pé e a impressora ou computador.

- ⇒ Ligar a balança com o botão **ON/OFF**.
- ⇒ No modo de pesagem pressionar e segurar a tecla **PRINT** até ser projetado o menu „**Unit**”.
- ⇒ Pressionar múltiplas vezes a tecla **MODE**, até que apareça o parâmetro „**FOOt S**”.
- ⇒ Confirmar através da tecla **SET**, o ajuste atual será projetado.
- ⇒ Através da tecla **Mode** escolher o ajuste „**Pr**” e confirmar apertando a tecla **SET**.
- ⇒ Pôr o material pesado.
- ⇒ Pressionar o botão de pé, o valor de pesagem será imprimido.