
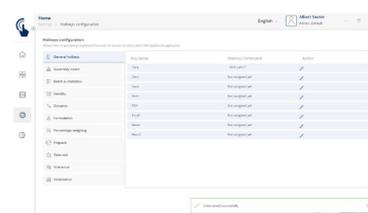
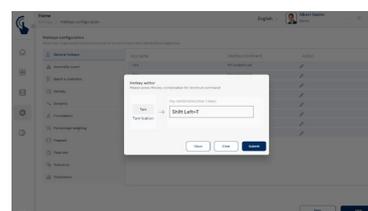


Software EasyTouch

SET-411 Hotkeys

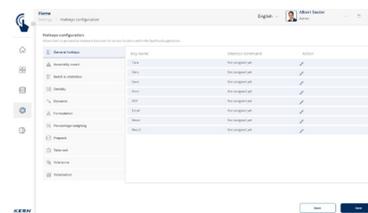

EasyTouch Hotkeys - Tasti di scelta rapida e interruttori esterni

Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Tasti di scelta rapida: I tasti di scelta rapida consentono di assegnare combinazioni di tasti a tutti i pulsanti di EasyTouch. Questo semplifica notevolmente l'accesso alle funzioni più utilizzate, in quanto non è più necessario navigare faticosamente con il mouse. Le azioni desiderate possono essere invece attivate rapidamente e direttamente tramite la tastiera
- Articolo opzionale: Hotkeys è un'estensione opzionale di EasyTouch che supporta tutte le funzioni attive e installate. Si ricorda che il prezzo della funzione aggiuntiva non include alcun hardware come interruttori, pulsanti o pedali
- Configurazione dei tasti di scelta rapida: Le combinazioni di tasti possono essere definite dall'amministratore del sistema o da una persona autorizzata. Per ogni funzione desiderata è possibile definire una combinazione di tasti unica e specifica per l'utente

- Selezione versatile dei tasti di scelta rapida: In EasyTouch è possibile definire come tasti di scelta rapida non solo tasti azione specifici per determinate funzioni, ma anche comandi generali come "Salva" o "Tara". Questi possono essere utilizzati in tutte le funzioni di EasyTouch
- Attivazione tramite combinazione di tasti: Ad esempio, la funzione TARE può essere attivata in modo rapido e semplice con una combinazione di tasti
- Integrazione di interruttori o pulsanti esterni: EasyTouch supporta l'assegnazione di combinazioni di tasti a segnali provenienti da dispositivi HID (Human Interface Devices) esterni tramite USB. Ciò consente di azionare il software tramite interruttori esterni, quali pulsanti di arresto di emergenza o interruttori a pedale, consentendo un funzionamento a mani libere e una maggiore efficienza. La procedura: Il segnale esterno viene assegnato a una combinazione di tasti nel software di controllo dei tradizionali dispositivi USB. Il segnale viene ricevuto dal PC. Il segnale attiva la funzione EasyTouch assegnata

DI SERIE



SU RICHIESTA

