



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0
Факс: +49-[0]7433-9933-149
Сайт: www.kern-sohn.com

RUS

Монтаж аккумулятора

KERN FCB-A01/A03

Версия 1.1 10/2007

RUS

Открыть крышку отсека аккумулятора в нижней части весов. Поместить плоский аккумулятор 9 V.

Снова закрыть крышку отсека аккумулятора. С целью экономии аккумулятора весы автоматически выключаются через 3 минуты после окончания взвешивания.

В режиме аккумуляторного питания весы располагают функцией автоматического выключения, которую можно активировать и деактивировать посредством меню.

Если аккумуляторы исчерпались, на дисплее высвечивается символ „LO”. Нажать клавишу [ON/OFF] и немедленно заменить аккумулятор.

Если весы не будут использованы длительное время, вынуть аккумулятор и хранить отдельно. Вытекающая из аккумулятора жидкость может привести к повреждению весов.


Опциональный аккумулятор заряжается при помощи поставленного сетевого адаптера.

Перед первым использованием следует его полностью зарядить.

Модель	Время зарядки	Время эксплуатации	
		с подсветкой индикатора:	без подсветки индикатора:
440	10 час	10 час	20 час
CB	10 час	7 час	20 час
FCB	10 час	5 час	20 час
DE	10 час	7 час	15 час



1. Снять крышку отсека аккумулятора

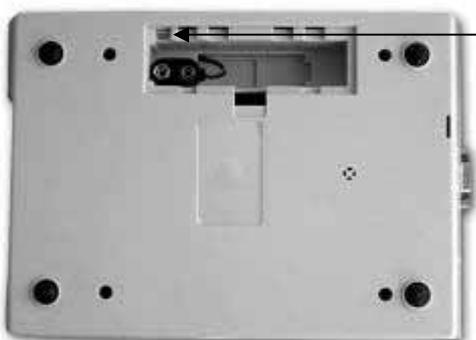

2. Поместить аккумулятор и подключить