

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Manual de instalação Pilha recarregável

KERN GAB-A04

Versão 1.1 03/2011 P



KERN GAB-A04

Versão 1.1 03/2011

Manual de instalação Pilha recarregável



A pilha recarregável **GAB-A04** pode ser montada nos aparelhos seguintes:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Dados técnicos

Balança	Duração de funcionamento	Tempo de carga
GAB-N	Iluminação do fundo lig.: 70 h Iluminação do fundo deslig: 90 h	12 h
CFS	Iluminação do fundo lig.: 70 h Iluminação do fundo deslig: 90 h	12 h
CPB-D/N	Iluminação do fundo lig.: 50 h Iluminação do fundo deslig: 90 h	12 h
RPB-D	Iluminação do fundo lig.: 40 h Iluminação do fundo deslig: 80 h	14 h

2 Conteúdo da entrega

• Bloco de pilha recarregável; 6V 4Ah

3 Instalação pilha recarregável:

- ⇒ Desconectar a balança da rede
- ⇒ Afastar o prato de pesagem e o suporte do prato de pesagem

⇒ Retirar tampa do compartimento da pilha recarregável






- Introduzir o bloco de pilha recarregável no compartimento da pilha recarregável
- ⇒ Proteger o bloco de pilha recarregável mediante borracha-espuma contra deslocamento
- Observar que os cabos não sejam esmagados
- Os cabos de conexão não se devem empurrar no compartimento de pesagem (ver setas)





Os cabos de conexão não devem tocar a cruz de pesagem

 Colocar novamente a tampa do compartimento da pilha recarregável

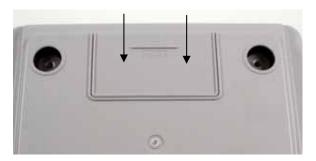

⇒ Voltar a colocar o prato de pesagem e o seu suporte

4 Primeiro acionamento

A pilha recarregável é carregada através do adaptador de rede. Antes do primeiro uso devería ser carregada pelo menos 15 horas. Duração de funcionamento da pilha recarregável ver tabela cap. 1 – Dados técnicos.