



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Telefon: +49-[0]7433-9933-0
Faks: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji Uchwyt baterii

KERN PWS-A01

Wersja 1.0
2022-09
PL



TPWS-A01-A-IA-pl-2210



KERN PWS-A01

Wersja 1.0 2022-09


Instrukcja instalacji Uchwyt baterii

1 Zakres dostawy

- Uchwyt baterii
- Instrukcja instalacji


2 Montaż

1. Odkręcić dwie śruby z tyłu wagi i zdjąć pokrywę.

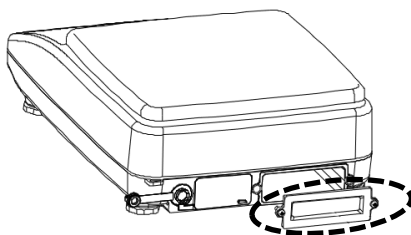


2. Włożyć baterie/akumulatory do uchwytu baterii: 1,5 V, typ AAA, 4 szt.

Przy wkładaniu zwracać uwagę na biegunowość.

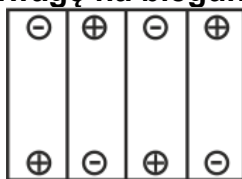

3. Wsunąć uchwyt baterii do otworu i przykręcić pokrętkami.

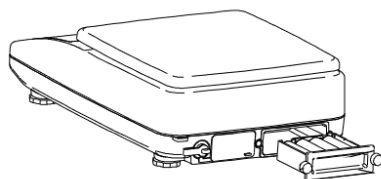

Należy pamiętać, że akumulatory nie mogą być ładowane przez wagę.

3 Wskaźnik stanu naładowania

Symbol	Opis
	Stan naładowania: normalny
	Stan naładowania: niski
	Stan naładowania: rozładowanie (migający symbol)